


Uttak av miljøprøver med Sponge-Stick

Bruksanvisning



Riv av den øverste delen av posen.

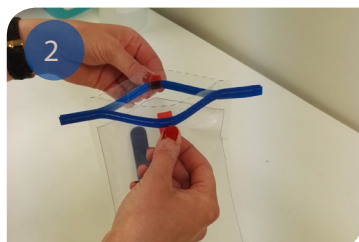


Svampen er ferdig fuktet og inneholder nøytraliserende buffer

Åpne posen ved hjelp av de små røde plaststripsene på siden



Før svampen oppover ved å klemme på utsiden av posen, ta tak øverst på det blå skaftet

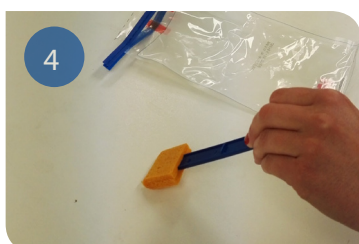

Prøveområdet bør være ca 30x30cm

Gni først loddrett, deretter vannrett og til slutt diagonalt

Tilsammen ca 20 sekunder



Før KUN svampen tilbake i posen

Hold svampen fra utsiden av posen og vri av det blå skaftet slik at det kun er svampen igjen i posen

Posen merkes med uttakssted

Prøvene leveres eller sendes til Eurofins senest dagen etter prøvemottak med dør-dør-, eller over-natt-pakke i isoporeske med kjøleelement.