

Uttak av miljøprøver med klutsvaber

Bruksanvisning



1

Ta en steril plastpose og vrend den over hånden, slik at du ikke kommer i berøring med innsiden av posen.

Innsiden av posen er steril.



2

Plukk opp en steril klut med posen på hånden.



3

Fukt kluten med fortynningsvann. Ha på nok til at den blir fuktig, men ikke rennende

Gni hardt mot prøveområdet (areal ca 30x30 cm). Gni først loddrett, deretter vannrett og til slutt diagonalt.

Til sammen ca. 20 sekunder



4

Vrend posen av hånden.



5

Klips sammen inntil 5 poser dersom samleprøver er ønskelig. Merk hver pose tydelig med nummer og legg ved innsendingskjema med utfyllende data.

Prøvene leveres eller sendes til Eurofins senest dagen etter prøvemottak med dør-dør-, eller over-natt-pakke i isoporeske med kjøleelement.