

Uttak av miljøprøver med duo-svaber

Bruksanvisning



Først åpnes svaberpakningen.
Berør kun korken/håndtaket.

Selve svaberen eller pinnen må ikke røres
da dette fører til forurensning av prøven.



Duo-svaberen fuktes i sterilt vann, som
kommer sammen med svaberen, før den
føres til prøveflaten.



Flaten må være på cirka 30x30cm².
Trykket på pinnene skal være jevnt slik at
god kontakt oppnåes med prøveflaten.

Det er viktig at begge svaberne rører flaten.



Deretter skal svaberne føres rett ned i
plastrøret, slik at ikke forurensning av
prøven finner sted.
Bomullsenden stikker da ned i transport-
mediet (transportagar) i røret. Korken
skrues deretter godt igjen.



Røret merkes godt –
fyll ut alt på transportrøret.

Alle prøver som ønskes i en samleprøve
buntes sammen med f.eks. en strikk

Prøvene leveres eller sendes til Eurofins senest dagen etter prøvemottak
med dør-dør-, eller over-natt-pakke i isoporeske med kjøleelement.