

Uttak av miljøprøver med Sodibox-klut

Bruksanvisning



Åpne posen med den ferdig fuktede svaberen forsiktig.



Ta ut svaberen av posen.
Bruk engangshansker.



Gni hardt mot prøveområdet
(areal ca 30x30 cm).
Gni først loddrett, deretter
vannrett og til slutt diagonalt.
Til sammen ca. 20 sekunder.



Sodibox-kluten legges tilbake
i posen .



Merk hver pose tydelig med
nummer og legg ved
innsendingsskjema med
utfyllende data.

Prøvene leveres eller sendes til Eurofins senest dagen etter prøvemottak med dør-dør-, eller over-natt-pakke i isoporeske med kjøleelement.