

## Uttak av miljøprøver med tampong i sluk


### Bruksanvisning



Vask og desinfiser hendene godt før prøveuttaket.

Bruk om nødvendig engangshansker

Tampongene skal ikke berøres med hendene

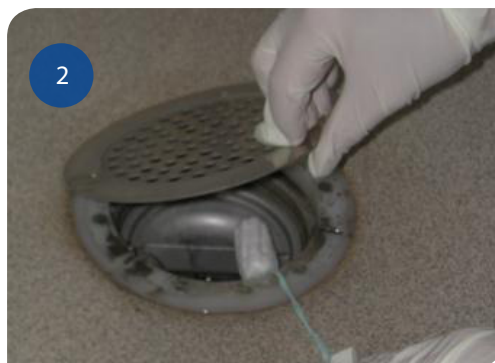

Sterile tamponger tas ut av pakningen og henges i sluket

Det skal benyttes 1 stk tampong per parameter per uttakspunkt



La tampongene henge i sluket til arbeidslutten og plasser dem deretter i sterile poser

Merk posene med uttakspunkt, dato, analyseparametere og ev. andre opplysninger

Prøvene leveres eller sendes til Eurofins senest dagen etter prøvemottak med dør-dør-, eller over-natt-pakke i isoporeske med kjøleelement