

Provtagningsinstruktion:

Nedfallsplattor

Instruktionen gäller för provtagning av inomhusmiljön med hjälp av nedfallsplattor.

Att tänka på före provtagning:

Beställ provtagningsmaterial genom att kontakta kundsupport tfn 010 490 8310 eller via <http://www.eurofins.se/livsmedel/provtagningsmaterial-emballage.html>

Beställningskod:

- | | |
|---------|---|
| - UMTAQ | Nedfallsplatta för total antal aeroba mikroorganismer |
| - UM1RV | Nedfallsplatta för jäst och mögel |
| - UM1RV | Nedfallsplatta för jäst |
| - UMA8K | Nedfallsplatta för mögel |

Provtagning:

- Förvara nedfallsplattan kylt till det är dags för provtagning.
- Placera plattan mitt i det utrymme som ska provtas.
- Ta av plastlocket och låt plattan vara i ca 20 min.
- Sätt på locket igen och tejpa fast locket så det inte faller av under transporten.
- Förvara nedfallsplattan kylt till den ska skickas in till lab.

Skicka in provet:

- Om följesedel används, se till att alla markerade fält är ifyllda. Texta gärna.
- Plattan ska skickas in i en kylväska tillsammans med frysta kylklampor och bör nå labbet inom 24h från provtagning.

För vidare information kring provtagning, analyskatalog, följesedel, inlämningsställe eller kontaktuppgifter mm, besök gärna vår hemsida www.eurofins.se