

Avløpsvann - Emballasjeintruks

Generelt

Oppbevar flaskene mørkt og tørt, gjerne i isoporbagen før og etter prøvetakingen. Husk å merke flaskene skikkelig med navn på oppdragsgiver og/ eller prøvepunkt – det lønner seg å gjøre dette før man tar prøven og flaskene blir våte. Benytt gjerne preregistrerte etiketter.

A. Plastflasker: Kjemiske analyseparametere

Størrelse på emballasje kommer an på hvilke analyser som skal utføres og den totale mengde som er nødvendig.

Det er også mulig å få analysert prøver per parameter.

Navn på analyse	Nødvendig prøvemengde
BOF5 + KOF Cr	Plastflaske 1000 ml
BOF5 + KOF Cr+ SS	Plastflaske 2000 ml
BOF5 + KOF Cr+ TN+TP	Plastflaske 1000 ml

Rådfør deg med din kundebehandler eller se vårt produktdatablad for industrielt avløpsvann.

Skyll flasken et par ganger med prøvevann. Fyll flasken opp til halsen og skru korken godt til.

B. Glassflasker: Olje i vann – 1000mL

Ikke skyll flasken med prøvevann. Unngå berøring av kork og innsiden av flaskehalsen. La vannet renne ca. 2 minutter før prøvetaking.

Fyll flasken helt full og skru korken godt til.

C. Glassflasker: Fett i vann – 500mL

Ikke skyll flasken med prøvevann. Unngå berøring av kork og innsiden av flaskehalsen. Fyll flasken halvfull og skru korken godt igjen. Man kan ikke utføre blandprøver av fett, hvert uttak må analyseres separat.

D. Bestillingskjema, returlapp

Legg ved alle papirene og returner isoporbagen med vedlagt returlapp. Returservice "ekspress over natt" til:



Bestilling av emballasje:
miljo@eurofins.no

Eurofins Environment Testing Norway AS

Laboratoriumsadresse:
Møllebakken 50
1538 Moss

Postadresse:
Postboks 3055 Kambo
1506 Moss

Telefon: 09440
E-post: miljo@eurofins.no
Org.nr: 965 141 618