


Emballasje og prøvetakingsutstyr
emballasje.eurofins.no/Food

Opphenting av prøver
transport.eurofins.no/Food-Feed

Eurofins OnLine
eol.eurofins.no

Send inn prøve
eurofins.no/kontakt
Ny kunde?

Registrer ditt firma før levering av prøver!

Scan QR-koden eller registrer deg på:

eurofins.no/ny


Korrekt kjøling av prøver ved innsending

For å opprettholde kvaliteten på prøver som sendes til oss, er det avgjørende at prøvene holdes kjølig fra prøvetaking og helt frem til analyse.


- Frys kjøleelementer i god tid før innsending
- Benytt flere kjøleelementer i forsendelsen, særlig ved høye utetemperaturer
- Fyll transportesken med egnet fyllmateriale slik at prøvene ikke skades under transport
- Legg merkede prøver sammen med utfylt bestillingsskjema i en isoporkasse med kjøleelementer
- Send eller lever forsendelsen til en av våre avdelinger så raskt som mulig

Bestillingsskjemaet legges i en lukket plastpose for å beskytte mot fukt.

Uttak av prøver fra luft

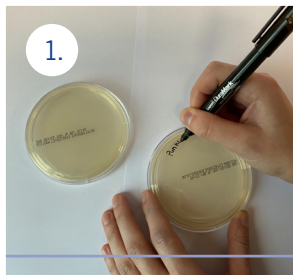


Ta skålene ut av posen/pakningen.
Merk bunnen av skålene tydelig med uttakssted.

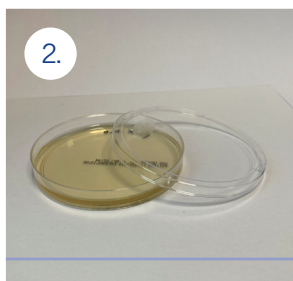

Plasser skålene der prøvene skal tas, og løft lokket slik at mediet avdekkes.

La lokket hvile på kanten av bunnen.

La skålene stå på prøvestedet i 60 minutter (kan være lenger, men max 4 timer).

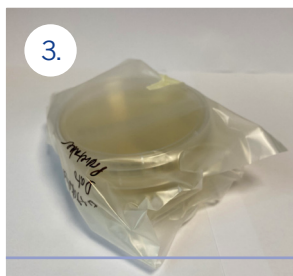

Legg lokket på plass igjen.

Pakk skålene inn i pose/pakning.



Plasser prøvene i eske med kjøleelementer, fyllmasse.

Legg ved utfylt bestillingsskjema.