



Emballasje og prøvetakingsutstyr

emballasje.eurofins.no/Food



Opphenting av prøver

transport.eurofins.no/Food-Feed



Eurofins OnLine

eol.eurofins.no



Send inn prøve

eurofins.no/kontakt

Ny kunde?

Registrer ditt firma før levering av prøver!

Scan QR-koden eller registrer deg på:

eurofins.no/ny



Korrekt kjøling av prøver ved innsending

For å opprettholde kvaliteten på prøver som sendes til oss, er det avgjørende at prøvene holdes kjølig fra prøvetaking og helt frem til analyse.

- Frys kjøleelementer i god tid før innsending
- Benytt flere kjøleelementer i forsendelsen, særlig ved høye utetemperaturer
- Fyll transportesken med egnet fyllmateriale slik at prøvene ikke skades under transport
- Legg merkede prøver sammen med utfylt bestillingsskjema i en isoporkasse med kjøleelementer
- Send eller lever forsendelsen til en av våre avdelinger så raskt som mulig

Bestillingsskjemaet legges i en lukket plastpose for å beskytte mot fukt.

Uttak av prøver med fuktet klut

Disse klutene egner seg best til prøvetaking på *Listeria* og evt. *Salmonella*. Dersom både *Listeria* og *Salmonella* skal analyseres må man bruke 2 kluter per uttakssted. Klutene egner seg heller ikke til bruk for uttak av samleprøver eller til analyse av telleanalyse.




Åpne posen med den ferdig fuktete kluten forsiktig.



Ta kluten ut av posen.

Bruk engangshanske på den hånden du tar ut kluten med.

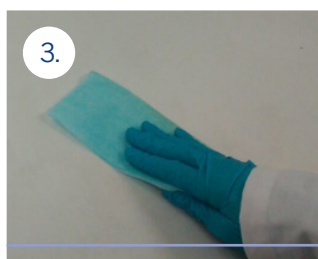

Gni hardt mot prøveområdet (areal ca 30x30 cm).

Gni først loddrett, deretter vannrett og til slutt diagonalt.

Til sammen ca. 20 sekunder.



Sodibox-kluten legges tilbake i posen og posen forsegles.



Merk hver pose tydelig med nummer og legg ved utfylt bestillingsskjema.

Miljøprøver skal oppbevares og transporteres ved 1-8 grader. Analysestart skal være innen 24 timer etter prøveuttak.