


Emballasje og prøvetakingsutstyr
emballasje.eurofins.no/Food

Opphenting av prøver
transport.eurofins.no/Food-Feed

Eurofins OnLine
eol.eurofins.no

Send inn prøve
eurofins.no/kontakt
Ny kunde?

Registrer ditt firma før levering av prøver!

Scan QR-koden eller registrer deg på:

eurofins.no/ny

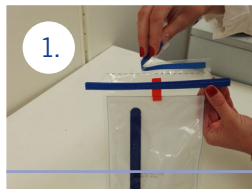
Korrekt kjøling av prøver ved innsending

For å opprettholde kvaliteten på prøver som sendes til oss, er det avgjørende at prøvene holdes kjølig fra prøvetaking og helt frem til analyse.

- Frys kjøleelementer i god tid før innsending
- Benytt flere kjøleelementer i forsendelsen, særlig ved høye utetemperaturer
- Fyll transportesken med egnet fyllmateriale slik at prøvene ikke skades under transport
- Legg merkede prøver sammen med utfylt bestillingsskjema i en isoporkasse med kjøleelementer
- Send eller lever forsendelsen til en av våre avdelinger så raskt som mulig

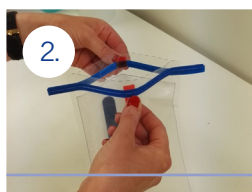
Bestillingsskjemaet legges i en lukket plastpose for å beskytte mot fukt.

Uttak av miljøprøver med Sponge-Stick

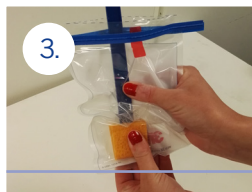

1.

Riv av den øverste delen av posen.

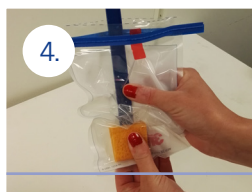
Svampen er ferdig fuktet og inneholder bufret peptonvann.


2.

Åpne posen ved hjelp av de små røde plaststripsene på siden.


3.

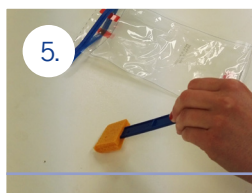
Før svampen oppover ved å klemme på utsiden av posen, ta tak øverst på det blå skaftet.


4.

Prøveområdet bør være ca 30x30cm.

Gni først loddrett, deretter vannrett og til slutt diagonalt.

Tilsammen ca 20 sekunder.


5.

Før KUN svampen tilbake i posen.

Hold svampen fra utsiden av posen og vri av det blå skaftet slik at det kun er svampen igjen i posen.


6.

Merk posen med uttakssted.

Miljøprøver skal oppbevares og transporteres ved 1-8 grader. Analysestart skal være innen 24 timer etter prøveuttak