

**Emballasje og prøvetakingsutstyr**emballasje.eurofins.no/Food**Opphenting av prøver**transport.eurofins.no/Food-Feed**Eurofins OnLine**eol.eurofins.no**Send inn prøve**eurofins.no/kontakt**Ny kunde?**

Registrer ditt firma før levering av prøver!

Scan QR-koden eller registrer deg på:


eurofins.no/ny**Korrekt kjøling av prøver ved innsending**

For å opprettholde kvaliteten på prøver som sendes til oss, er det avgjørende at prøvene holdes kjølig fra prøvetaking og helt frem til analyse.


- Frys kjøleelementer i god tid før innsending
- Benytt flere kjøleelementer i forsendelsen, særlig ved høye utetemperaturer
- Fyll transportesken med egnet fyllmateriale slik at prøvene ikke skades under transport
- Legg merkede prøver sammen med utfylt bestillingsskjema i en isoporkasse med kjøleelementer
- Send eller lever forsendelsen til en av våre avdelinger så raskt som mulig

Bestillingsskjemaet legges i en lukket plastpose for å beskytte mot fukt.

Uttak av prøver med tampong i sluk

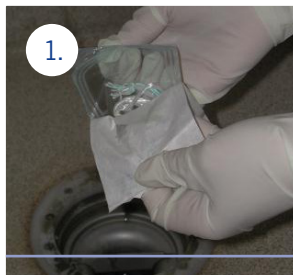


Vask og desinfiser hendene godt før prøveuttaket. Bruk om nødvendig engangshansker. Tampongene skal ikke berøres med hendene.

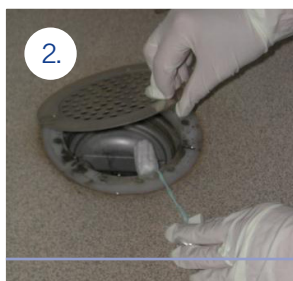

Sterile tamponger tas ut av pakningen og henges i sluket.

Det skal benyttes 1 stk tampong per parameter per uttakspunkt.

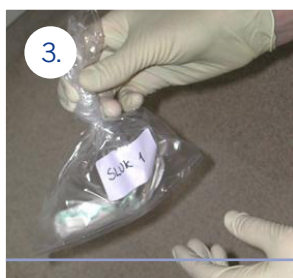

La tampongene henge i sluket til arbeidsdagens slutt og plasser dem deretter i sterile poser.

Merk posene med uttakspunkt, dato, analyseparameter og evt. andre opplysninger.

Miljøprøver skal oppbevares og transporteres ved 1-8 grader. Analysestart skal være innen 24 timer etter prøveuttak