

Provtagningsinstruktion – Allergensvabb

Förberedelser

- Svabbar kan beställas på <https://emballage.eurofins.se/Food/>
- Fukta svabben med några droppar rent vatten – ingen annan vätska får användas.

Provtagning

1. Välj provtagningsyta:

- **På plan yta:** välj ett område på ca 10 × 10 cm.
- **I maskiner eller skrymslen:** identifiera det område du vill kontrollera, t.ex. fogar, hörn eller svåråtkomliga delar.

2. Svabba ytan noggrant med den fuktade svabben:

- **På plan yta:** svabba först horisontellt, sedan vertikalt och avsluta diagonalt över hela området.
- **I maskiner/skrymslen:** gnugga eller rulla svabben över det valda området. Roter svabben under svabbningen för att fånga upp så mycket som möjligt.

3. Placera svabben i provröret:

- Bryt av pinnen så att locket kan sättas på ordentligt.
- Förslut röret väl med locket och märk upp röret med etikett.



Viktigt att tänka på

- Ingen ytterligare vätska får finnas i provröret vid insändning.
- En analys per svabb – använd en ny svabb för varje provpunkt.
- Skicka provet till laboratoriet så snart som möjligt, gärna kylt.