


Emballasje og prøvetakingsutstyr
emballasje.eurofins.no/Food

Opphenting av prøver
transport.eurofins.no/Food-Feed

Eurofins OnLine
eol.eurofins.no

Send inn prøve
eurofins.no/kontakt
Ny kunde?

Registrer ditt firma før levering av prøver!

Scan QR-koden eller registrer deg på:

eurofins.no/ny

Korrekt kjøling av prøver ved innsending

For å opprettholde kvaliteten på prøver som sendes til oss, er det avgjørende at prøvene holdes kjølig fra prøvetaking og helt frem til analyse.

- Frys kjøleelementer i god tid før innsending
- Benytt flere kjøleelementer i forsendelsen, særlig ved høye utetemperaturer
- Fyll transportesken med egnet fyllmateriale slik at prøvene ikke skades under transport
- Legg merkede prøver sammen med utfylt bestillingsskjema i en isoporkasse med kjøleelementer
- Send eller lever forsendelsen til en av våre avdelinger så raskt som mulig

Bestillingsskjemaet legges i en lukket plastpose for å beskytte mot fukt.

Uttak av prøver med dipslide



Åpne dipsliden ved å fjerne lokket.

En dipslide har to sider, som hver er dekket av 10 cm² medium. Den kan derfor benyttes til to prøvepunkt.




Merk toppen av dipsliden med nummer og prøvetakingssteder.



Ta ut dipsliden av ransporthylsen.


Berør ikke medieflaten.

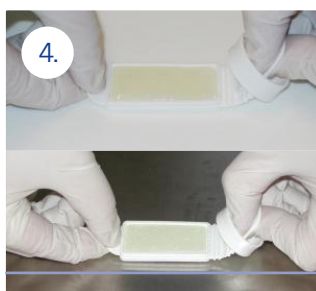

Ta tak i hver ende av dipsliden og press den ned slik at håndtaket bøyer seg. Dette for at trykket skal bli jevnt og at god kontakt oppnås.

Dipsliden kan deretter snus og benyttes på et annet prøvepunkt.

Det bøyelige håndtaket gjør det mulig å ta prøver på mindre tilgjengelige steder.

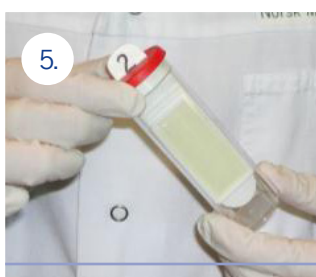

Etter at prøvene er tatt, plasseres dipsliden tilbake i transporthylsen.

Legg alle dipslidene i en isoporkasse med kjølelement. Send prøvene hurtigst mulig til laboratoriet. Prøvene må sendes samme dag de er tatt. Bestillingsskjema legges ved som vedlegg.