

**Emballasje og prøvetakingsutstyr**emballasje.eurofins.no/Food**Opphenting av prøver**transport.eurofins.no/Food-Feed**Eurofins OnLine**eol.eurofins.no**Send inn prøve**eurofins.no/kontakt**Ny kunde?**

Registrer ditt firma før levering av prøver!

Scan QR-koden eller registrer deg på:

eurofins.no/ny**Korrekt kjøling av prøver ved innsending**

For å opprettholde kvaliteten på prøver som sendes til oss, er det avgjørende at prøvene holdes kjølig fra prøvetaking og helt frem til analyse.

- Frys kjøleelementer i god tid før innsending
- Benytt flere kjøleelementer i forsendelsen, særlig ved høye utetemperaturer
- Fyll transportesken med egnet fyllmateriale slik at prøvene ikke skades under transport
- Legg merkede prøver sammen med utfylt bestillingsskjema i en isoporkasse med kjøleelementer
- Send eller lever forsendelsen til en av våre avdelinger så raskt som mulig

Bestillingsskjemaet legges i en lukket plastpose for å beskytte mot fukt.

Uttak av prøver med svaber



1.

Åpne svaberpakningen.


Berør kun korken/håndtaket.

Selve svaberen eller pinnen må ikke røres da dette fører til forurensning av prøven.



2.


Duo-svaberen fuktes i sterilt vann, før den føres til prøveflaten.

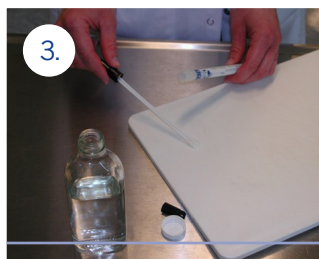

3.

Trykket på pinnene skal være jevnt slik at god kontakt oppnås med prøveflaten.


Det er viktig at begge svaberne rører flaten.

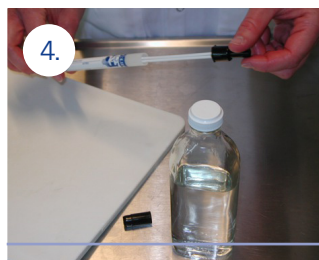

4.

Deretter skal svaberne føres rett ned i plastrøret, slik at ikke forurensning av prøven finner sted. Bomullssenden stikker da ned i transportmediet (transportagar) i røret.

Korken skrues deretter godt igjen.

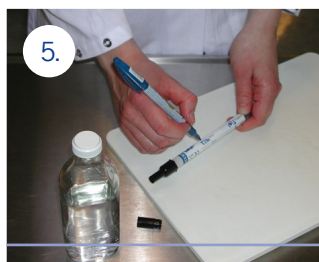

5.

Røret merkes godt – fyll ut alt på transportrøret.

Samleprøver kan bestå av maks 10 svabere, bunt de sammen med f.eks. en strikk.

Miljøprøver skal oppbevares og transporteres ved 1-8 grader. Analysestart skal være innen 24 timer etter prøveuttak